

Super Sep™专用电泳装置新上市!

SuperSeparator™


聚丙烯酰胺预制凝胶“SuperSep™”的专用电泳装置新近面世。凝胶的插入更容易,并且可以同时对于两片凝胶实施电泳。可以通过Well后面的白板对于样本的情况进行确认。另外,在只使用一片凝胶进行电泳时,还可以通过在相反一侧设置白色丙烯酸板进行确认。阳极槽及阴极槽各自独立,因此可以分别回收、利用Running Buffer。



【特点】

- 插入式凝胶板。
- 凝胶板弹出式设计。
- 在Well后面设有白板,可清晰地确认样品情况。
- 只使用一片凝胶进行电泳时,还可以通过在相反一侧设置白色丙烯酸板进行确认。

【试剂盒内容】

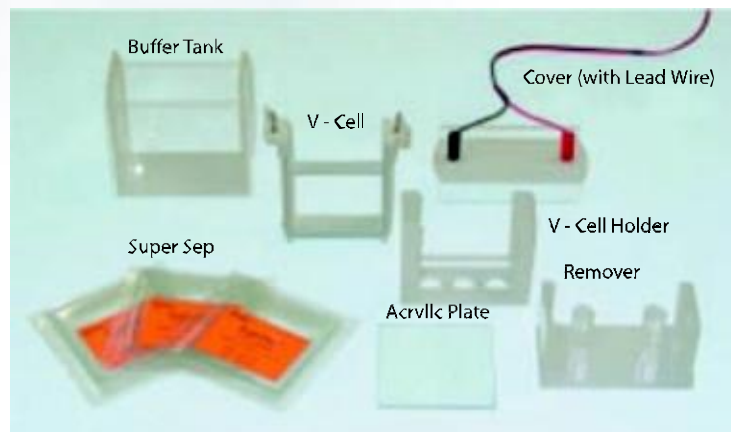

编号	品名	容量
190-13421	SuperSeparator™	1套

K.TA.a


【使用方法】



1. 将Supersep(凝胶)装在V-cell中。




2. 将V-cell装在V-cell固定装置上。

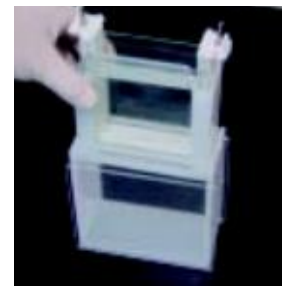

3. 将V-cell固定装置放入装满电泳缓冲液的缓冲液箱中。



4. 在V-cell固定装置(阴极缓冲液槽)中装入电泳缓冲液。

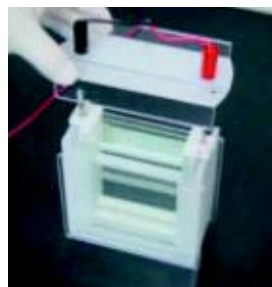

5. 盖上带有导线的盖子,开始进行电泳。



6. 电泳后,取出缓冲液,使用取出器将凝胶板取出。